


## 食品・医薬品プロセスに対応

For Pharmaceutical and Food Processes

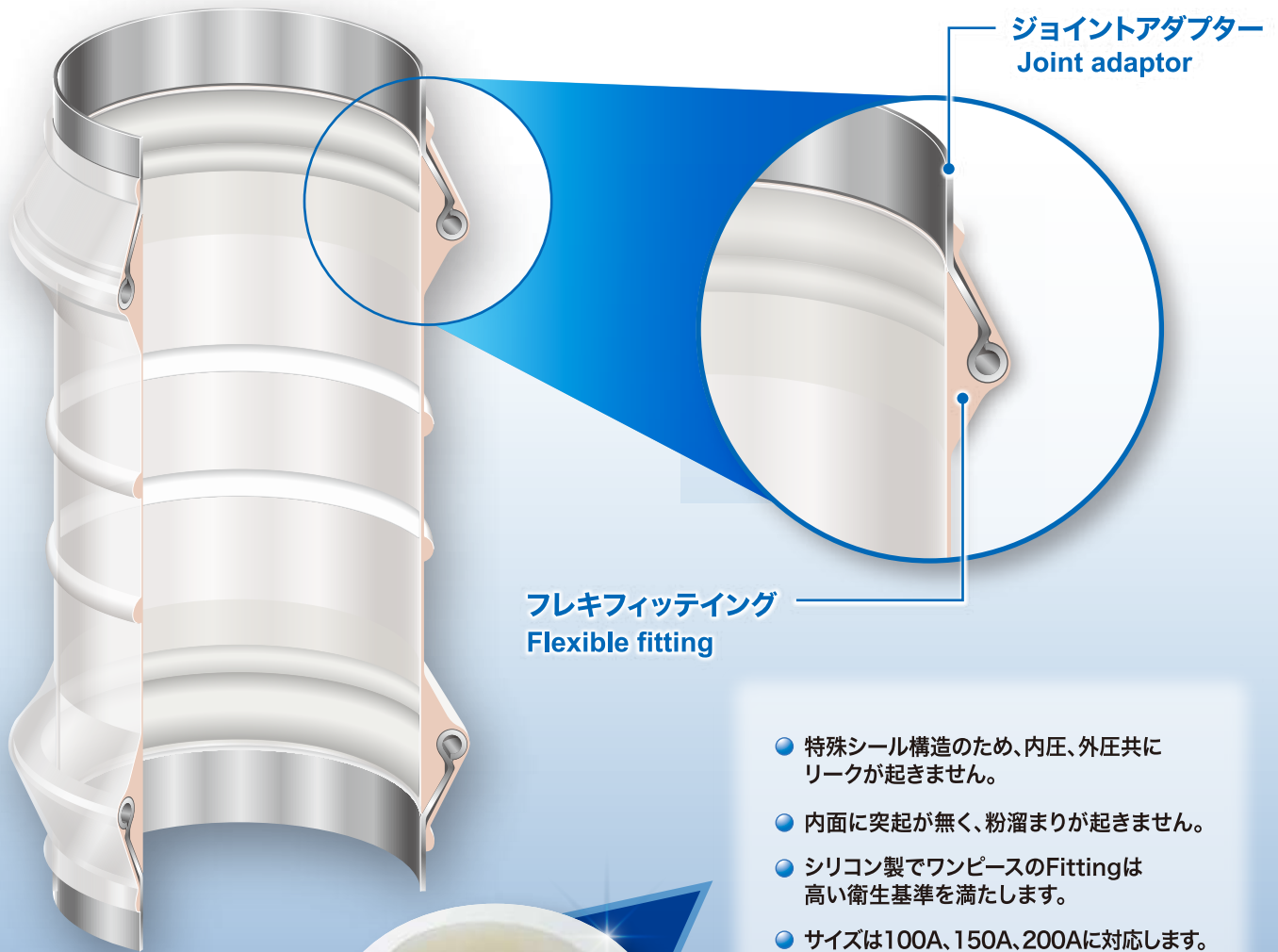

フレキシフィッティング  
Flexible fitting

ジョイントアダプター  
Joint adaptor



ジョイントアダプター  
Joint adaptor



フレキシフィッティング  
Flexible fitting



クイックリリース  
Quick release

- 特殊シール構造のため、内圧、外圧共にリークが起きません。
- 内面に突起が無く、粉溜まりが起きません。
- シリコン製でワンピースのFittingは高い衛生基準を満たします。
- サイズは100A、150A、200Aに対応します。
- 誰にでも簡単に着脱が可能です。
- Special configuration seal prevents leaks due to inside and outside pressure.
- Smooth inner wall prevents powder adherence.
- One-piece silicon fitting ensures high levels of hygiene.
- Range of sizes available 100A, 150A and 200A.
- Anyone can perform a quick release.

フィッティングジョイの大きな特長はクイックリリースです。誰にでも容易に着脱が可能です。  
チューブ状のフレキシッティングはシリコンゴム製の一体成型品で極めて高度な衛生状態を維持します。  
内側のトリゴナル構造と外側のリップシールにより内外を隔離しハイコンテインメントを実現します。  
また機内を洗浄後、発塵する事なく安心してフレキシッティングを外すことができます。

FittingJoy's main advantage is its quick release structure. Anyone can perform a quick release. The tube-shaped flexible fitting also features a one-piece molded structure made of silicon rubber. This configuration helps to maintain extremely high levels of hygiene. The trigonal configuration of the inside and the lip seal on the outside effectively separate the inside and outside. With this separation, a high level of containment is achieved. In addition, no particles remain inside the FittingJoy after the connected device is washed. This allows for a worry-free removal of the flexible fitting.



1 先ず上側から作業を開始します。  
内側にシールリングを挿入します。  
Start the procedure from the upper side.  
Insert the sealing ring inside the device.



2 ジョイントアダプターの外リングに確実に嵌ったことを確認します。  
Check that the flexible fitting attached to the external ring of the joint adapter is securely attached.



3 リップシールを上側に均等にたるみなく引っ張り上げます。  
Pull the lip seal uniformly on the upper surface so that it fits tightly all around.



4 下部も同じようにシールリングを挿入し外リングまで確実に押し込みます。  
Insert the lower sealing ring in the same way and also securely push it in the external ring.




5 同じようにリップシールを均等に下ろします。  
Pull the lip seal uniformly down in the same way.



6 装着完了です。  
This completes the quick release procedure.

## 寸法図 Dimensions

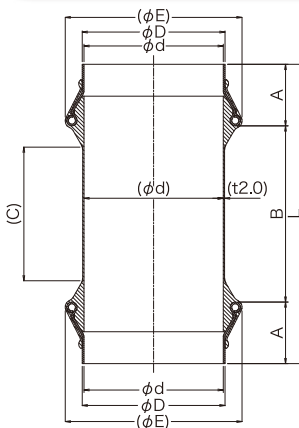

サイズ Size	100A	150A	200A
L	300	350	350
A	70	70	70
B	160	210	210
C	110	160	160
φd	108.3	158.4	208.3
φD	112.3	162.4	212.3
φE	152	202	252

## 仕様 specifications

- シリコン 硬度40°(食品衛生法適合品)  
Silicon: hardness 40° (in conformity with food hygiene laws)
- PTFEコーティング ご要望により製作いたします。  
PTFE coating (at customer request)
- EPDM お問い合わせください。  
EPDM (please contact us)



\* 振動機器及び偏心したシュート等への取付は10mm以上B寸法を短く設定し、お取付けください。  
Note: When using FittingJoy with vibrating devices or eccentric chutes, reduce dimension B by at least 10 mm. Contact us for more advice in these applications.